



Makina Mühendisliği Bölümü
Hassas Terazi Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0031
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Hassas Terazi seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Cihazın fişini takınız
2. ON/OFF” düğmesine basarak cihazı açınız.
3. Tartım kabını terazinin üzerine koyunuz ve terazinin kapaklarını kapatınız.
4. “T” (Tare) tuşuna basarak kabın darasını alınız.
5. Tartılacak maddeyi tartım kabına koyunuz ve terazinin kapaklarını kapatınız.
6. İşlem bittikten sonra kabı dışarı alınız.
7. “ON/OFF” düğmesine basarak cihazı kapatınız.
8. Terazinin içini temizleyiniz

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA