



Makina Mühendisliği Bölümü
Laminer Akış Masası Eğitim Seti Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0042
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Bu eğitim seti laminar akış masası ile ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. Laminar akış masası eğitim seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Boya haznesi boya ile doldurulur.
2. Giriş kontrol vanası açılır.
3. Hangi enjektörlere boya gitmesi isteniyorsa, o enjektörlerin vanası açılır.
4. Cam table altındaki laminar akış gözlemlenir.
5. Gözlenmesi istenilen duruma göre kaynak, kuyu veya dipol vanaları açıp kapatılarak akışın nasıl değiştiği gözlemlenir.
6. İşlem bitiminde açılmış olan tüm vanalar kapatılır.
7. Giriş kontrol vanası kapatılır.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA