



**Makina Mühendisliği Bölümü
Kondüksiyon Deney Düzenegi**

Doküman No:	MÜH.TL.0039
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Bu eğitim seti Kondüksiyon düzenegi ile ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. Kondüksiyon düzenegi kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Güç ünitesinin açma düğmesine basılır.
2. Güç ünitesinden Watt cinsinden ısıtıcı güç ayarı yapılır.
3. Sıcaklık seçme anahtarından okunacak sıcaklık değeri seçilir.
4. Isıtıcı ve soğutucular arasına numune yerleştirilir.
5. Numunenin yerleştirme bağlantıları yapılır.
6. Belirli bir süre beklendikten sonra sıcaklık değeri okunur.
7. Güç ünitesi kapatılır.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA