



Makina Mühendisliği Bölümü
DARTEC Çekme Test Cihazı Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0026
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Bu eğitim seti DARTEC Çekme Test Cihazı ile ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. DARTEC Çekme Test Cihazı eğitim seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Ana şalteri aç.
2. Soğutma su vanasını aç.
3. Kontrol ünitesinin elektrik düğmesini aç.
4. Bilgisayarı aç.
5. Çekme test yazılımını aç.
6. “On” butonuna basarak cihazı çalıştır.
7. “High Pressure” butonuna basarak cihazı yüksek basınca geçir.
8. Manuel hareket butonlarını kullanarak cihaz çenelerini uygun konuma getir.
9. Numuneyi çenelere yerleştir.
10. Deney türü sekmesinden deney türünü (çekme, basma) seç.
11. Deney parametreleri bölümünden numune tıbini, ölçülerini ve deneyle alakalı diğer parametreleri gir.
12. “Start” butonuna basarak deneyi başlat.
13. Deney tamamlandıktan sonra “Low Pressure” butonuna basarak cihazı düşük basınca geçir.
14. “Off” butonuna basarak cihazı kapat.
15. “Print/Save” butonuna basarak deney sonuçlarını yazdır/kaydet.
16. Bilgisayarı kapat.
17. Kontrol ünitesinin elektrik düğmesini kapat.
18. Soğutma su vanasını kapat.
19. Ana şalteri kapat.

HAZIRLAYAN/...../..... Birim Çalışma Ekibi İMZA	ONAYLAYAN/...../..... Dekan İMZA
--	--