



Makina Mühendisliği Bölümü
Basıncılı Kap Gerinme Denei Cihazı Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0017
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Bu eğitim seti Basıncılı Kap Gerinme Denei Cihazı ile ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. Basıncılı Kap Gerinme Denei Cihazı eğitim seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Bilgisayarı aç.
2. Vanayı açarak yağ basıncının sıfır olduğuna emin ol.
3. Vanayı kapat.
4. Tüm gerinim ölçer kanal okumalarını sıfırla.
5. El pompasını kullanarak kap içindeki basıncı uygun değere getir.
6. Gerinim ölçerlerin verdiği direnç değerlerini ilgili yazılımdan oku.
7. Denei tamamlandıktan sonra vanayı açarak kap içindeki yağ tahlîye et.
8. Vanayı kapat.
9. Bilgisayarı kapat.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA