



**Makina Mühendisliği Bölümü**  
**Zorlanmış Vorteks Eğitim Seti Kullanım Talimatı**

<b>Doküman No:</b>	MÜH.TL.0073
<b>Yayın Tarihi:</b>	20.07.2022
<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>Revizyon No:</b>	
<b>Sayfa:</b>	1/1

Bu eğitim seti zorlanmış vorteks ile ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. Zorlanmış vorteks eğitim seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Su haznesi belirli miktarda su ile doldurulur.
2. Deney düzeneğinin fişi prize takılır.
3. Elektrik motorunun düğmesi **“START”** konumuna getirilir.
4. Elektrik motoru ayarlayıcı göstergesinden döner tablanın dönüş hızı ayarlanır.
5. Basınç değişimi manometre tablosundan okunur.
6. Elektrik motoru ayarlayıcı göstergesi yavaş yavaş **“0”** konumuna getirilir.
7. Elektrik motorunun düğmesi **“STOP”** konumuna getirilir.
8. Düzeneğin fişi prizden çıkarılır.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA