



Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Mikroşerit Eğitim Seti Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0090
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Bu eğitim seti mikrodalga elemanlarının temel kavramlarını benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. Mikroşerit eğitim seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Ana şalter açılır.
2. Sinyal kaynağı switchleri OFF konumuna getirilir.
3. Deney düzeneği kurulduktan sonra AC gerilimden prize takılır.
4. Sinyal kaynağı switchleri ON konumuna getirilir.
5. Akım değerlerinin okunabileceği şekilde intensity ayarı yapılır.
6. Ölçümler esnasında deney düzeneğinin en az 30 cm uzağında olunmalıdır.
7. Çalışma tamamlandıktan sonra tüm switchler OFF konumuna alınır.
8. AC beslemesi prizden çelilir.
9. Ana şalter kapatılır.

<p>HAZIRLAYAN/...../..... Birim Çalışma Ekibi</p> <p>İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN/...../..... Dekan</p> <p>İMZA</p>
---	---