



**Makina Mühendisliği Bölümü
LDA Kullanım Talimatı**

Doküman No:	MÜH.TL.0043
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Bu kullanma talimatı LDA ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. LDA kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Egzoz sistemini açınız.
2. Prob başlığının kapağını çıkartınız.
3. Elektrik bağlantısını açınız.
4. Lazer açıklık kapağını açık konumuna getiriniz.
5. AC Power butonunu ON konumuna getiriniz.
6. Yaklaşık 35 s sonra ve lazer çalışmaya başlayacaktır.
7. Stand By / Operate butonunu Operate konumuna getiriniz.
8. Increase ve Decrease butonunu kullanarak lazer güç ayarını yapınız.
9. Deney sonrası güç seviyesini minimum seviyeye getiriniz.
- 10.Lazeri Stand By konumuna getiriniz.
- 11.Lazer açıklığını OFF konumuna getiriniz.
- 12.Güç kaynağındaki butonu OFF konumuna getiriniz.
- 13.Soğutma fanları çalışmaya devam edecek ve fanların durması sonrasında AC Power butonunu OFF konumuna getiriniz.
- 14.Lazer kapağını kapatınız.
- 15.Egzoz sistemini kapatınız.
- 16.Lazer prob başlığının kapağını takınız.
- 17.Tüm elektrik bağlantılarını kapatınız.

<p>HAZIRLAYAN/...../..... Birim Çalışma Ekibi İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN/...../..... Dekan İMZA</p>
--	---