



Makina Mühendisliği Bölümü
Takımcı Mikroskobu Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0058
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Takımcı Mikroskobu kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Mikroskop koruma kılıfı çıkarılır.
2. Mikroskop fişi ilgili bölmeden çıkarılarak prize takılır.
3. Tülbent bezi ile oküler ve mercekler temizlenir.
4. En küçük büyütme objektif hazır konuma getirilir.
5. İncelenecek olan materyal lam-lamel arasına konularak mikroskop tablasına yerleştirilir.
6. Mikroskopun sağ tarafındaki lamba düğmesinden ışık seviyesi ayarlanır.
7. İncelenecek olan materyale göre gerekli büyütme objektifleri rovelver yardımı ile değiştirilir.
8. İşlem tamamlandıca Mikroskop fişi prizden çıkarılarak mikroskopun ilgili bölmesine yerleştirilir.
9. Mikroskop koruma kılıfı ile mikroskop kapatılır.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA