



Makina Mühendisliği Bölümü
Zımparalama Parlatma Cihazı Kullanım Talimatı

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No: | MÜH.TL.0072 |
| Yayın Tarihi: | 20.07.2022 |
| Revizyon Tarihi: | |
| Revizyon No: | |
| Sayfa: | 1/1 |

Zımparalama Parlatma cihazı kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Elektrik ve su bağlantıları kontrol edilir
2. Zımpara ya da parlatma kağıdı disk üzerine konur
3. Koruma çemberi diskin kenar boyunca yerleştirilir
4. Su açılır ve debisi ayarlanır.
5. Diskin dönüş hızı / devir ayarı yapılır.
6. Cihazın Yeşil - başlama düğmesine basılır ve disk dönmeye başlar.
7. Numune dikkatlice tutularak zımparalanır / parlatılır
8. İşlem bitince Kırmızı kapama düğmesine basılarak cihaz kapatılır
9. Cihaz ve zımpara temizlenir.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA