



Makina Mühendisliği Bölümü Akış
Laboratuvarı Sıcaklık Ölçüm Cihazı Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0014
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Bu eğitim seti Sıcaklık Ölçüm Cihazı ile ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. Sıcaklık Ölçüm Cihazı kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Test düzeneğinin fişini prize takınız.
2. Kontrol paneli üzerinde bulunan “ **POWER** ” düğmesine basınız.
3. “ **WATER BATH** ” düğmesine basınız.
4. Thermocouple bağlantılarını “ **DIRECT INPUT** ” girişine yerleştiriniz
5. “ **FURNACE** ” düğmesine basınız.
6. Ocak sıcaklığı ayarlayınız.
7. Gerekli ölçümler alınız.
8. “ **FURNACE** ” , “ **WATER BATH** ” ve “ **POWER** ” düğmelerini sırasıyla kapatınız.
9. Test düzeneğinin fişini prizden çıkarınız.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA