



Makina Mühendisliği Bölümü Akış
Laboratuvarı Bernoulli Deney Düzeneği Kullanım Talimatı

| | |
|------------------|-------------|
| Doküman No: | MÜH.TL.0013 |
| Yayın Tarihi: | 20.07.2022 |
| Revizyon Tarihi: | |
| Revizyon No: | |
| Sayfa: | 1/1 |

Bu eğitim seti Bernoulli Deney Düzeneği ile ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. Bernoulli Deney Düzeneği kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Deney düzeneğinin tank kısmına belirli ölçüde su doldurunuz.
2. Düzeneğin fişini prize takınız.
3. Kontrol paneli üzerinde bulunan açma/kapama düğmesini “ I ” konumuna getiriniz.
4. Kontrol paneli üzerindeki vanayı kullanarak debi ayarını yapınız.
5. Belli noktalardan gerekli basınç ölçümlerini alınız.
6. Açma/ kapama düğmesini “ 0 ” konumuna getiriniz.
7. Şamandıra sayesinde tank içinde bulunan suyu tahliye ediniz.
8. Düzeneğin fişini prizden çıkarınız.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA