



Makina Mühendisliği Bölümü
Burulma Test Cihazı Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0021
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Bu eğitim seti Burulma Test Cihazı ile ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. Burulma Test Cihazı eğitim seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Standart boyutlu numuneyi cihaza yerleştir.
2. Ana şalteri aç.
3. Yükleme yönünü (ileri/geri) seç.
4. Burulma açısının belirlendiği devir sayacını, sağ tarafındaki mandalı kullanarak sıfırla.
5. Elektrik motorunu çalıştır.
6. Burulma hızını ayarla.
7. Numune kopana kadar bekle.
8. Numune koptuktan sonra sayaçtaki değeri 0,3 ile çarparak burulma açısını hesapla.
9. Ana şalteri kapat.
10. Numuneleri cihazdan çıkart.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA