



**Makina Mühendisliği Bölümü  
Takımcı Mikroskopu Kullanım Talimatı**

<b>Doküman No:</b>	MÜH.TL.0059
<b>Yayın Tarihi:</b>	20.07.2022
<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>Revizyon No:</b>	
<b>Sayfa:</b>	1/1

Bu talimatın amacı, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Metalürji ve Malzeme Laboratuvarında bulunan Takımcı Mikroskopu'nun kullanılması ile ilgili işlemleri açıklamaktır.

**Takımcı Mikroskopu,**

1. Numunenizi mikroskobun sehпасına yerleştiriniz.
2. Mikroskobun solundaki düğmeye basarak ışığı açınız.
3. İstedığınız objektifi seçerek okülere yerleştiriniz.
4. Numuneyi hareket ettirmek için sehbayaya bağlı kafaları çeviriniz.
5. Odaklama yapmak için sağ üstteki kafayı çevirerek merceği uygun yüksekliğe getiriniz.
6. Mikroskop sehпасını elinizle iterek hareket ettirmeye kalkışmayınız.
7. İşiniz bittiğinde numunenizi alarak kapatma düğmesine basmak suretiyle mikroskobun ışığı kapatınız.

<p>HAZIRLAYAN ...../...../..... ..... Birim Çalışma Ekibi</p> <p>İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN ...../...../..... Dekan</p> <p>İMZA</p>
---	--