



Makina Mühendisliği Bölümü
İnce Cidarlı Basıncılı Kap Deney Cihazı Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0033
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Bu eğitim seti İnce Cidarlı Basıncılı Kap Deney Cihazı ile ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. İnce Cidarlı Basıncılı Kap Deney Cihazı eğitim seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Bilgisayarı aç.
2. Vanayı açarak basıncın sıfır olduğuna emin ol.
3. Vanayı kapat.
4. Tüm gerinim ölçer kanal okumalarını sıfırla.
5. Basınçlandırma sistemini kullanarak kap içindeki basıncı uygun değere getir.
6. Gerinim ölçerlerin verdiği direnç değerlerini ilgili yazılımdan oku.
7. Deney tamamlandıktan sonra vanayı açarak kap içindeki havayı tahliye et.
8. Vanayı kapat.
9. Bilgisayarı kapat.

HAZIRLAYAN

.../.../....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA