



Makina Mühendisliği Bölümü  
Üniversal Çekme Test Cihazı Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0068
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Bu eğitim seti Üniversal Çekme Test Cihazı ile ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. Üniversal Çekme Test Cihazı eğitim seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Ana şalteri aç.
2. Kontrol ünitesinin elektrik düğmesini aç.
3. “On” butonuna basarak cihazı çalıştır.
4. Hareket butonlarını kullanarak cihaz çenelerini uygun konuma getir.
5. Numuneyi çenelere yerleştir.
6. “Start” butonuna basarak deneyi başlat.
7. Deney tamamlandıktan sonra “Off” butonuna basarak cihazı kapat.
8. Skaladan ilgili numune için değeri oku.
9. Kontrol ünitesinin elektrik düğmesini kapat.
10. Ana şalteri kapat.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA