



Makina Mühendisliği Bölümü
Reynolds Cihazı Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0051
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Bu eğitim seti Reynolds cihazı ile ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. Reynolds cihazı kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Boya haznesi mürekkep ile doldurulur.
2. Ana vana açılarak su depose doldurulur.
3. Boya haznesinin vanası açılır.
4. Kırmızı vana sayesinde debi ayarlandıktan sonra sabitlenir.
5. Ölçekli kapta su toplanırken süre ölçülür.
6. Debi hesaplanır.
7. Haznedeki su tahliye edilir.
8. Açılmış olan vanalar kapatılır.

HAZIRLAYAN

...../...../.....
.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....
.....

Dekan

İMZA