



DSC Cihazı Kullanma Talimatı

Doküman No: TEF.TL.0057

Yayın Tarihi: 30.03.2023

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Sayfa: 1/1

1. Cihazı üzerindeki tuşa basarak açınız.
2. Bilgisayarı açın, cihaz üzerinde (linking) yazısını görünce “measurement” sekmesindeki “open USB port” tuşuna tıklayarak gelen kodu onaylayınız. Böylece cihaz ve bilgisayar arasında bağlantı kurulmuş olur.
3. Zero alma işlemini yapın.
4. Süpürme gazını (azot) vanadan açınız.
5. Flowmetre ayarını yapınız.
6. Numune kabı ile referans kabını cihaza yerleştirip cihazı kapatın.
7. Condition editor sekmesine girerek numune ismi ve mg olarak ağırlığını girin.
8. Method sekmesinden işlem koşullarını girip girilen bilgileri onayla.
9. Sıvı azot tankını vanadan kapat.
10. Programda start a basarak ölçümü başlat.
11. Ölçüm bittikten sonra sve sıcaklık oda sıcaklığına düştüğünde cihazı açarak numune ve referans kabını çıkar.
12. Sıvı azot tankı vanasını açık konuma getir.
13. Azot gazını vanadan kapat.
14. Flowmeter i 0'a getir.
15. Programdan “close communication” tuşu ile çık, cihaz kapanacaktır, sağ üstteki çarpı ile kapatılır.

HAZIRLAYAN
Birim Çalışma Ekibi

ONAYLAYAN
Dekan