



UV Cihazı Kullanma Talimatı

Doküman No: TEF.TL.0058

Yayın Tarihi: 30.03.2023

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Sayfa: 1/1

1. Sistem çalışmadan önce nem emici torbayı numune gözünden alını! Ve önlük ve eldiven kullanınız!
2. Bilgisayarı aç.
3. UV cihazı üstünden açma kapama anahtarını 1 konumuna getir.
4. Bilgisayardan UV-Probe 2.51 yazılımını aç.
5. Açılan pencerede “connect” e bas.
6. Gelen kontrol ekranında bütün basamakların yeşil olmasını bekle, tamamı yeşil olunca cihaz üzerinden yanar-söner ışığın sabitlendiğini gör ve “ok” tuşuna bas.
7. Referans hava olarak alınacaksa 7. Basamaktan devam et
8. Referans malzemeyi referans bölmesine yerleştir.
9. Auto zero ya tıkla.
10. Baseline tıklayarak ölçüm yapılacak dalga boyu aralığını belirle ve ok tuşuna bas. Test aşamasının tamamlanmasını bekle.
11. Numuneyi bölmeye yerleştir.
12. Start a bas. New data set ekranında kayıt klasörü seç, aç, ok a bas. DİKKAT!! bu basamakla birlikte ölçüm başlayacaktır.
13. Ölçüm sonrasında kaydederken:
14. File >>>save(raw formatında belirlediğiniz konuma kaydeder)
15. File>>>save as (istediğiniz türü seçerek(dataprinttable(txt) ile belirlediğiniz konuma kaydeder.
16. Her numune için ölçüm ve kayıt basamakları yukarıdaki gibi kaydedilir.
17. Ölçüm bitince numune alınır, disconnect e basılır, program , cihaz, bilgisayar sırayla kapatılır.
18. Nem torbasını yerine yerleştiriniz.
19. Cihaz ve bilgisayar koruma örtülerini örtünüz.

HAZIRLAYAN
Birim Çalışma Ekibi

ONAYLAYAN
Dekan