



XRD Cihazı Kullanma Talimatı

Doküman No: TEF.TL.0056

Yayın Tarihi: 30.03.2023

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Sayfa: 1/1

1. İlk olarak soğutucuyu açınız.
2. 5/6 dakika bekledikten sonra cihazın yan tarafında bulunan başlatma butonuna basınız.
3. Cihazın ön yüzünde (1) yazısını gördüğünüzde tuşa basınız ve cihazın ısınmasını bekleyiniz.
4. Bilgisayarı açınız.
5. Bilgisayardan cihaz arayüz programını açınız.
6. Cihazın ısındığını gösteren sarı ışığı gördükten sonra programda “commander” sekmesine giriniz.
7. Bu sekmede cihaz kontrollerini yapınız.
8. Numunenizi yerleştiriniz(eksenleme önemli)
9. İşlem parametrelerini girerek start tuşuna basıp ölçümü yapınız.
10. Ölçüm bittikten sonra elde edilen dataları file-save –result sırayla istediğiniz klasöre istediğiniz formatta kaydedebilirsiniz.
11. Diğer numuneleri ölçmeye devam ediniz.
12. Ölçülecek numuneleriniz bittikten sonra numuneyi cihazdan çıkarınız, bilgileri 10. Maddedeki gibi kaydedin.
13. Cihazı kapatırken programı kapatın, bilgisayarı kapatın, cihazın ön kısmındaki üstteki tuşa ve ardından sağ kenardaki stand by tuşuna basınız.
14. 5/6 dakika bekleyip Chiller ı kapatınız.

HAZIRLAYAN
Birim Çalışma Ekibi

ONAYLAYAN
Dekan