



## Mikrosertlik Cihazı Kullanma Talimatı

**Doküman No:** TEF.TL.0050

**Yayın Tarihi:** 30.03.2023

**Revizyon Tarihi:**

**Revizyon No:**

**Sayfa:** 1/1

1. Cihaz açılır.
2. Ekran geldikten sonra mikroskoptan "I" ve "II" çizgileri üst üste getirilerek "zero set" e basılır (Sadece cihaz ilk açıldığında yapılacak!!!).
3. Mercek seçiminde 40 ya da 100 büyütme tercih edilmelidir.
4. Yük seçilir (10 gr < ..... < 2 kg ).
5. "Next" seçilir.
6. Numune yüzeyi, cihazın sağ tarafındaki konsol yardımıyla netleştirilir.
7. Sertlik alınacak nokta belirlendikten sonra batıcı uç el ile çevrilir.
8. "Enter" seçilerek ölçüm başlatılır.
9. Ölçüm bittiğinde mercek el ile çevrilir.
10. 1. diagonal ölçülür, düğmeye basılır.
11. 2. diagonal ölçülür, düğmeye basılır.
12. Sonuç not edilir.

HAZIRLAYAN  
Birim Çalışma Ekibi

ONAYLAYAN  
Dekan