



Abraziv Kesme Cihazı Kullanma Talimatı

Doküman No: TEF.TL.0051

Yayın Tarihi: 30.03.2023

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Sayfa: 1/1

1. Numune, tutucular arasına bağlanır
2. Kesme diskinin alt kısmı, numunenin alt kısmından yaklaşık 2 cm çıkacak şekilde aşağı indirilir.
3. Daha sonra disk, arada yaklaşık 2-3 mm mesafe kalacak şekilde numuneye yaklaştırılır.
4. Kapak kapatılır.
5. Mesafe, numune boyunun biraz üstünde olacak şekilde, dönen konsol yardımıyla ayarlanır.
6. Numunenin türüne göre (sert/yumuşak) kesme hızı ayarlanır.
7. “ işaretli düğmeye basılarak mesafe sıfırlanır.
8. “ işaretli düğmeye çift basılarak kesme işlemi başlatılır.

HAZIRLAYAN
Birim Çalışma Ekibi

ONAYLAYAN
Dekan