



Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3369

Çekme Cihazı Talimatı

Doküman No: TEF.TL.0047

Yayın Tarihi: 30.03.2023

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Sayfa: 1/2

3366 Çekme Cihazı Talimatı

Cihazlar açılırken takip edilecek işlem sırası!!!!

Önce güç ünitelerini aç > Cihazı aç > Bilgisayarı aç

1.Teste başlarken;

- Numune adını gir
- “next”
- Numunenin kulak kısımlarından, her iki çene içinde eşit uzunlukta olacak şekilde bağla (Numune önce üst çeneye bağlanıp sıkılır, ardından alt çeneye bağlanır!)
- Bilgisayar ekranında “1” ve “2” nolu sekmelere basılıp sıfırlanır
- Ekrandan “Start “ komutuna basılır

2.Test bitince;

- “save”
- “finish”
- Ölçüler değiştirilmeden yeni numuneye devam edilecek ise çıkan yazıda “yes” seçilerek onaylanır ve 1. basamaktaki işlemler tekrarlanır

3.Numune ölçüleri değişiyor ise;

- Gelen yazıdan “no” seçeneği seçilecek
- Bluehill ana ekranından “method” seçilir
- Yapılacak test yöntemi seçilir
- “specimen” kısmından numune ölçüleri değiştirilir ve “save” yapılır
- Bluehill ana ekranına dönülerek “test” seçilir
- Listeden, yapılacak test seçilerek 1 ve 2. basamaklar tekrar edilir

Kapatırken;

Cihaz kapatılırken takip edilecek işlem sırası:

Programı kapat > Cihazı kapat > Bilgisayarı kapat > Güç ünitelerini kapat

HAZIRLAYAN
Birim Çalışma Ekibi

ONAYLAYAN
Dekan