



Sıcak Bakalit Cihazı Kullanma Talimatı

Doküman No: TEF.TL.0052

Yayın Tarihi: 30.03.2023

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Sayfa: 1/1

1. İncelenecek yüzey, kalıbın alt kısmına gelecek şekilde numune kalıba yerleştirilir
2. Numune yerleştirildikten sonra hareketli kalıp, numune yüksekliğini yaklaşık 2 cm geçecek şekilde, düğmeye basılı tutularak aşağı indirilir -ÇOK ÖNEMLİ-
3. Ayarlanan boşluğun tamamı dolacak kadar bakalit tozu dökülür (tercihen 1,5 ya da 2 kaşık)
4. Tozun üstü düzleştirilir.
5. Kapak kapatılır.
6. “ düğmesine çift basılarak işlem başlatılır.
7. Pişirme ve soğutma süresi toplam 15dk’dır.
8. İşlem bitiminde cihaz uyarı sesi verecektir. Bu ses duyulduğunda kapak açılır ve yukarı düğmesine basılarak bakalit çıkarılır.

HAZIRLAYAN
Birim Çalışma Ekibi

ONAYLAYAN
Dekan