



Gaz Türbini Deney Seti Kullanım Talimatı

| | |
|-------------------------|-------------|
| Doküman No: | TEF.TL.0039 |
| Yayın Tarihi: | 30.03.2023 |
| Revizyon Tarihi: | |
| Revizyon No: | |
| Sayfa: | 1/1 |

1. Deney düzeneği, deney düzeneğinin üzerinde bulunan kapama-açma düğmesi vasıtası ile açılır
2. Hemen ardından deney düzeneğinin yanında bulunan su vanası da açılarak sisteme su girişi sağlanarak sistem elemanlarının soğutulması sağlanmış olur.
3. Sistem çalışmaya başladıktan sonra, “Deney Raporunda İstenenler” bölümünde istenen hesaplamaları gerçekleştirebilmek için gerekli veriler alınmaya başlanmadan önce sistemi kararlı duruma gelmesi beklenir.
4. Sistem, kararlı duruma geldikten sonra, “Deneyde Alınan Veriler” tablosunda istenen ölçümler alınmaya başlanır.
5. Gaz debisi için ilk belirlenen debi değerinden sonra farklı debiler için de gerekli ölçümler alınarak deney tamamlanır.

HAZIRLAYAN
Birim Çalışma Ekibi

ONAYLAYAN
Dekan