



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre
Kullanım/ Bakım-Onarım Talimatı

Doküman No:	TBMYO.TL.0045
Yayın Tarihi:	10.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanım Alanı : Kimya Bölümü Laboratuvarı
Sorumlu : Bölüm Öğretim Elemanları

SIRA NO	TALİMATLAR
1.	Cihaz üzerinde bulunan davlumbaz çalıştırılır.
2.	Asetilen gaz vanası kullanılarak gaz açılır.
3.	Komprasör On/Off tuşundan açılır.
4.	On/Off tuşundan cihaz açılır. Lambalar kontrol edilir. Yeşil ışık yanana kadar beklenir.
5.	Açılış testleri yapılır.
6.	Set up düğmesinden istenilen parametre ayarları yapılır.
7.	Okuma (READ) tuşuna basılarak numune analiz edilir.
8.	Çalışma sonrasında cihaz kontrolleri yapılarak OSD menüsünden kapatılır.
9.	Gaz tüpü kendi vanasından kapatılır.
10.	On/Off tuşundan cihaz kapatılır.

<p>HAZIRLAYAN/...../..... İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN/...../..... İMZA</p>
--	---