



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Abraziv Kesme Cihaz Talimatı

Doküman No:	TBMYO.TL.0002
Yayın Tarihi:	10.11.2022
Revizyon Tarihi:	-
Revizyon No:	-
Sayfa:	1/1

Kullanım Alanı: Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Atölyesi/Laboratuvarı/Dersliği
Sorumlu : Bölüm Öğretim Elemanları

SIRA NO	TALİMATLAR
1	Cihazı açma / kapama düğmesinden açınız
2	Cihaz kapağını açarak iç kısmın temizliğini kontrol ediniz
3	Kesilecek numuneyi mengenerler vasıtasıyla sıkıştırınız ve kontrolünü yapınız
4	Numuneden kesilecek bölgeyi el yardımıyla diski indirerek kontrol ediniz
5	Cihaz kapağını kapatınız
6	Soğutma sıvısını açarak numune yüzeyinde kesilecek bölgeye gelip gelmediğini kontrol ediniz
7	Cihazın diskini çalıştırarak kesme işlemini yavaş ve çok yüksek oranda kıvılcım çıkmayacak biçimde yavaşça yapınız
8	İşlemin ardından kapağı açıp numuneyi bulunduğu mendenen çıkarınız
9	Cihazın iç kısmında bulunan talaşları soğutma sıvısı ile temizledikten sonra cihazı kapatınız
10	Cihaz kapağı açık bırakılarak iç kısmının kurummasını sağlayınız

<p>HAZIRLAYAN/...../..... İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN/...../..... İMZA</p>
--	---