



**Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Çeker Ocak Kullanım Talimatı**

Doküman No:	TBMYO.TL.0007
Yayın Tarihi:	10.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanım Alanı: Kimya Bölümü Laboratuvarı
Sorumlu: Bölüm Öğretim Elemanları

SIRA NO	TALİMATLAR
1.	Cihazın fişi takılır.
2.	Ön panelde bulunan 0/1 düğmesi 1 konumuna getirilerek cihaz açılır.
3.	Fan açılır, çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
4.	Cihazın penceresi yukarı doğru çekilerek açılır.
5.	Çalışma sırasında önlük ve eldiven kullanılır.
6.	0 konumuna getirilerek cihaz kapatılır.
7.	Çalışma yapılan alan uygun temizleyiciler ile silinerek temizlenir.
8.	Cihaz pencere kapalı şekilde bırakılır.

<p>HAZIRLAYAN/...../..... İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN/...../..... İMZA</p>
--	---