



**Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sıcak Bakalite Alma Cihaz Talimatı**

Doküman No:	TBMYO.TL.0034
Yayın Tarihi:	10.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanım Alanı: Malzeme ve Malzeme Teknolojisi Bölümü Atölyesi
Sorumlu : Bölüm Öğretim Elemanları

SIRA NO	TALİMATLAR
1	Cihazın üst kısmını gevşeterek bakalite alma alanını açınız.
2	Numuneyi yerleştiriniz
3	Bakaliti numune üzerine boşlukları dolduracak şekilde dökünüz
4	Üzerini kapatınız ve sıkıştırınız
5	Üstteki vidayı ve yandaki kolu kullanarak en son kalacağı yere kadar sıkıştırınız
6	Açma / kapama düğmesini kullanarak cihazı açınız, sıcaklık derecesini cihaza giriniz
7	Ön paneldeki kırmızı ışık yanarsa, sağ yandaki vidayı kullanarak ışık sönmüceye kadar sıkıştırmaya devam ediniz
8	İşlem tamamlandığında soğutma suyunu açınız
9	Cihaz oda sıcaklığına geldiğinde numuneyi koyulan yerden çıkartınız

HAZIRLAYAN/...../..... İMZA	ONAYLAYAN/...../..... İMZA
--	---