



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Santrifüj Kullanım Talimatı

Doküman No:	TBMYO.TL.0031
Yayın Tarihi:	10.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1

Kullanım Alanı : Polimer Bölümü Laboratuvarı
Sorumlu : Bölüm Öğretim Elemanları

SIRA NO	TALİMATLAR
1	Centrifuge cihazının adaptörü takılır. Arka kısımda bulunan power düğmesine basılır.
2	Cihazın ön kısmında bulunan stop “cover” tuşuna basılır. Kapak açılır.
3	Numuneler cihazın içindeki oyuklara yerleştirilir.
4	Kapaklarının sağlamlığına dikkat edilir.
5	Time ve Speed (Hız) isimleri altında belirlenen değerler seçilir.
6	Süreç başlatılır.
7	Ayrıştırma işlemi tamamlanınca sistem sonlandırılır.
8	Deney tüpleri çıkarılır.
9	Cihaz temizlenir ve kapatılır.

<p>HAZIRLAYAN/...../..... İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN/...../..... İMZA</p>
--	---