



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu pH metre Kullanım Talimatı

Doküman No:	TBMYO.TL.0030
Yayın Tarihi:	10.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1

Kullanım Alanı : Polimer Bölümü Laboratuvarı
Sorumlu : Bölüm Öğretim Elemanları

SIRA NO	TALİMATLAR
1	Adaptörü fişe takın.
2	On/Off tuşuna basarak cihazı açın.
3	Elektrodu distile su ile yıkayıp kurulayın.
4	Elektrodu ölçülecek örneğin içine daldırıp ölçüm için 30 saniye bekleyin.
5	Ölçüm tamamlandıktan sonra elektrodu distile su ile yıkayıp KCl bulunan tıpasına takın.
6	Cihazı On/Off tuşundan kapatıp fişini çekin.
7	Cihazın kalibrasyonunun olduğundan emin olunuz
8	İki noktalı Kalibrasyon 1- [CAL] tuşuna basıp birkaç saniye bekleyin. 2- Ekranda “cal”,” pH” ve “buffer1” (genel olarak 7,01) belirince probu pH 7,0 kalibrasyon sıvısına daldırın okuması tamamlanana kadar bekleyin [CFM] tuşuna basın 3- Probu yıkayın 4- Ekranda “cal”,” pH” ve “buffer2” (genel olarak 4,01) belirince probu pH 4,0 kalibrasyon sıvısına daldırın okuması tamamlanana kadar bekleyin [CFM] tuşuna basın

HAZIRLAYAN/...../..... İMZA	ONAYLAYAN/...../..... İMZA
--	---