



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
UV Spektrofotometre
Kullanım /Bakım - Onarım Talimatı

Doküman No:	TBMYO.TL.0043
Yayın Tarihi:	10.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanım Alanı : Kimya Bölümü Laboratuvarı
Sorumlu : Bölüm Öğretim Elemanları

SIRA NO	TALİMATLAR
1	Cihazın fişi prize takılıp On/Off tuşundan cihaz açılır.
2	Çalışılacak dalga boyu (200-800 nm) ve diğer parametreler girilerek program hazırlanır.
3	Okuma tuşuna basılarak absorbands ölçülür.
4	Kullanım sonrası çalışılan kuvvetler uygun yöntemlerle atılır.
5	On/Off tuşundan cihaz çıkartılıp cihazın fişi prizden çıkarılır.
6	%70 Etanol içeren pamuk/bez ile silinerek cihazın temizliği yapılır.
7	Kullanıcı, çalışma süresi boyunca cihazın başından ayrılmamalıdır.

HAZIRLAYAN/...../..... İMZA	ONAYLAYAN/...../..... İMZA
--	---